



UDH淨氣型通風櫃

Green fume hood[®] TECHNOLOGIES

*Exclusively for new lab projects or renovation lab projects.




UDH淨氣型通風櫃外觀圖

註：下端支撐可完全與禮學社現有家具尺寸相容


行銷全球免風管通風櫃的法國依拉勃®erlab集團已選擇禮學社為合作夥伴，供應本公司使用原廠核心技術套件在台打造機體並與本公司現有產品形成同一式樣外觀的產品群組，禮學社如今在規劃實驗室通風與安全上增加了一個世界級的產品選擇以服務國人。

我們並不是否定了有風管的排氣櫃，在節能、室內換氣與負壓的控制方面，兩種設備混合使用會帶給實驗室很多意想不到的優點，敬請閱讀以下介紹，讓禮學社再次有機會為您服務。


四種規格選擇(售價不含底櫃、插座、考克及遙控閥)

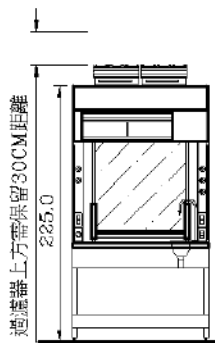

UDH 1200
L D H(cm)
120*100*225
過濾器單元
2組
空氣處理量
460 m³/h
室內最低高度
273 cm
售價NTD478,564

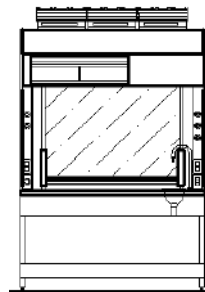

UDH 1500
L D H(cm)
150*100*225
過濾器單元
3組
空氣處理量
690 m³/h
室內最低高度
273 cm
售價NTD562,380

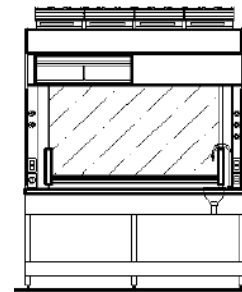

UDH 1800
L D H(cm)
180*100*225
過濾器單元
4組
空氣處理量
920 m³/h
室內最低高度
273 cm
售價NTD676,607

以上售價依據進價及匯率情況，本公司保留價格調整權利。

過濾器注意事項

Not Retained 不能被吸附的化學品:

- Hydrogen 氫
- Helium and the Noble Gases 氦和惰性氣體/稀有氣體
- Methane 甲烷
- Ethane 乙烷
- Ethylene Oxide 環氧乙烷
- Carbon Monoxide 一氧化碳
- Carbon Dioxide 二氧化碳
- Nitrogen Monoxide 一氧化氮
- Propylene 丙烯
- Propyne, Propane 丙炔, 丙烷
- Acetylene, 乙炔

Not Recommended 不建議使用的化學品:

- Organophosphoric Compounds 有機磷化合物
- Mercury 汞
- Hydrogen Cyanide 氰化氫
- Perchloric Acid or Radioisotopes 高氯酸或放射性同位素

過濾器組合包括以下三種選擇:

